

Befeuchtung der Nährkartonscheiben (NKS)

Zur Benetzung der NKS mit dem optimalen Flüssigkeitsvolumen von 3,0 – 3,5 ml gibt es viele Möglichkeiten. Zwei davon haben wir für Sie im Lieferprogramm.

Einfach und bequem sind die **Ampullen**, die mit 3,5 ml sterilem deionisiertem Wasser gefüllt sind (Artikelnummer 6105). Einfach aufdrehen und den Inhalt auf die NKS geben.

Die **Selbstfüller-Dosierspritze** (Artikelnummer 6100) ist stufenlos bis 5,0 ml einstellbar. Durch einen sterilen Spritzenvorsatzfilter mit einer Porenweite von 0,2 µm wird das voreingestellte Volumen direkt und steril auf die NKS dosiert. Danach füllt sich die Spritze automatisch aus einem Vorratsgefäß mit vorbereitetem deionisiertem oder demineralisiertem Wasser.

Die Bestellinformationen dazu finden Sie beim Zubehör.

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen zur Anwendung von Nährkartonscheiben haben. Wir beraten Sie gerne.

Dr. Möller& Schmelz GmbH
Gesellschaft für angewandte Mikrobiologie
Robert-Bosch-Breite 15
D-37079 Göttingen
☎ +49 (0)551 66708
☎ +49 (0)551 68895
info@moeller-schmelz.de
www.moeller-schmelz.de